

Broszura produktowa

08.08.2026

KERN SET-35

EasyTouch Assembly Count – kompletacja szybka, prosta i bezbłędna




POLSKI

Software EasyTouch SET-35 **Assembly Count**

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Niemcy

+49 7433 9933-0
✉ info@kern-sohn.com
🌐 www.kern-sohn.com

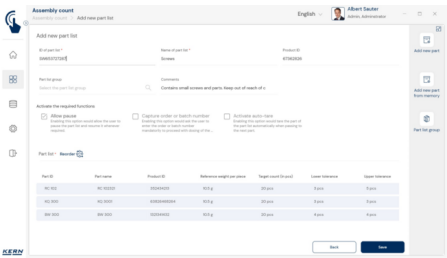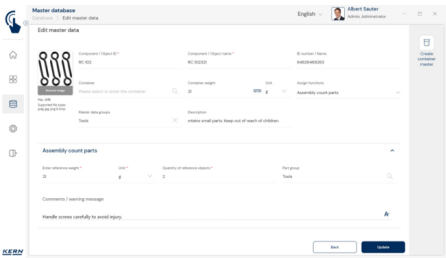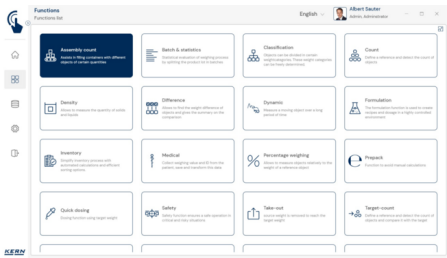

CECHY

- Wskazówka: Warunkiem korzystania z tego zestawu są program podstawowy SET-01 Base oraz SET-32 Count
- Assembly Count znacznie upraszcza zestawianie i kompletację (picking) listy części
- Przy pobieraniu, pickingu lub zestawianiu towaru, np. zestawu montażowego, zapewnienie prawidłowej liczby każdego komponentu jest decydującym aspektem jakości
- Assembly Count umożliwia to dzięki dokładnemu zadaniu ilości docelowej dla każdej części i zapewnia zachowanie tej ilości, ponieważ każda część jest liczona na wadze (grawimetryczny proces liczenia sztuk)
- W oprogramowaniu można dokładnie zapisać ilość docelową z dopuszczalną tolerancją dla każdego komponentu. Dzięki znanej również masie sztuki oprogramowanie w połączeniu z wagą może szybko skontrolować faktycznie odliczoną liczbę sztuk i wskazać konieczne korekty ilości
- Wyświetlanie wyników po zakończonych operacjach pobierania dla wszystkich elementów listy części, w formie tabelarycznej lub graficznej
- Dzięki zarządzaniu rolami użytkowników można zapewnić, że ilości docelowe na listach części będą zmieniane tylko przez uprawnionych użytkowników. Ponieważ wykonujący użytkownicy mogą ponadto zapisywać fizycznie prawidłowo policzone i zważone ilości częściowe, błędy liczenia w procesie kompletacji są w znacznym stopniu wykluczone
- Każdy artykuł na liście części można utworzyć z własnymi danymi podstawowymi, jak np. masa referencyjna na sztuke lub numer ID. Numer ID pozwala identyfikować artykuł przez skan kodu kreskowego. Skan zwiększa pewność, że nie zostaną dodane niewłaściwe części
- Dzięki nadzorowi procesu pobierania przez wagę i Assembly Count wykluczone są nie tylko reklamacje i błędy spowodowane brakującymi częściami, można też skutecznie uniknąć niepotrzebnych kosztów wynikających z dostarczenia zbyt wielu części
- Dokumentacja procesu: dzięki opartemu na oprogramowaniu procesowi pobierania, w którym każdy krok jest rejestrowany i dokumentowany, można w pełni wykazać jakość skompletowanego towaru w sensie kompletności i bezbłędności
- Wprowadzanie ręczne: na liście części można też zapisać artykuł, który nie musi być odliczany, np. dlatego, że jest zapakowany w stałe opakowanie handlowe. Taki artykuł można na stałe zapisać jako "ręczną liczbę sztuk"
- Wydruk elementów listy części: podczas zestawiania lub kompletacji listy części z wieloma elementami po udanym wprowadzeniu lub policzeniu elementu tworzony jest automatyczny wydruk. Dzięki temu każdy proces liczenia może zostać udokumentowany w formie wydruku, równoległe do standardowego zapisu w EasyTouch

Opcje

- Centralna funkcja zapisu danych Save Server (SET-10) do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez EasyTouch oraz ze wszystkich zainstalowanych funkcji EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedyncze dane pomiarowe z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny
- EasyTouch Quick Key (SET-311): ta funkcja pozwala zarezerwować określone obiekty danych podstawowych dla określonych ról użytkowników. Wybrane obiekty są wyświetlane tym użytkownikom jako przyciski szybkiego dostępu na ekranie
- Aktywacja wydruku elementów: przy tworzeniu lub aktualizacji listy części dla każdego elementu można włączyć lub wyłączyć automatyczny wydruk pojedynczych składników
- Auto-wydruk: gdy automatyczny wydruk pojedynczych składników jest włączony, przy użyciu tej listy części po udanym wprowadzeniu ilości i zapisaniu danego elementu automatycznie uruchamiany jest wydruk na zapisanej drukarce domyślnej – bez dodatkowej ręcznej czynności operatora

Informacje licencyjne

- Zakres licencji: jedna licencja może działać na jednym urządzeniu końcowym (PC, laptop, tablet z Androidem)

- Użytkownicy: w ramach jednej licencji można utworzyć nieograniczoną liczbę użytkowników
- Wagi: w ramach jednej licencji można utworzyć i obsługiwać dowolną liczbę wag
- Komunikacja waga-urządzenie końcowe: waga (wagi) może komunikować się z PC, laptopem lub tabletem przez złącze szeregowe, USB, Bluetooth, Ethernet lub WLAN

PROSIMY UWZGLĘDNIĆ PRZY ZAMÓWIENIU

- Warunkiem korzystania z tego zestawu są program bazowy SET-01 Base i SET-32 Count

PIKTOGRAMY

Standard



Opcja



Przegląd piktogramów KERN

-  EasyTouch: Przystosowana do połączenia, przesyłania danych i sterowania przez komputer lub tablet
-
-  Centralne zarządzanie użytkownikami funkcji KERN EasyTouch. Do użytkownika można przypisać podstawowe dane, jak np. Imię, nazwisko, zdjęcie do zapisania. Każdemu użytkownikowi przypisywana jest rola użytkownika, która dysponuje indywidualnie konfigurowalnymi uprawnieniami w aplikacji KERN EasyTouch. Dzięki tej strukturze można zakładać użytkowników Standard-User, Supervisor-User itp. Logowanie do aplikacji KERN EasyTouch odbywa się przez nazwę użytkownika i Hasło.
-
-  W tej pamięci zapisywane są wszystkie wydrukowane i zapisane dane ważenia oraz dane pomiarowe. Zapis odbywa się albo na lokalnym mierniku, albo centralnie – dla wszystkich podłączonych systemów wagowych – w katalogu serwerowym (Save-Data Server lub Save-Data Cloud). Dane dynamiczne można w każdej chwili ponownie wywołać i wydrukować lub wyeksportować w formie tabeli.
-
-  Wszystkie dane w pamięci są zapisywane w sposób zabezpieczony przed manipulacją. Zmiany danych podstawowych są również zabezpieczane przed manipulacją w dynamicznej pamięci danych (Data Traceability)
-
-  Kwalifikacja urządzeń: zgodna z normą koncepcja kwalifikacji obejmująca następujące usługi walidacyjne: kwalifikacja instalacyjna (IQ), kwalifikacja operacyjna (OQ)
-
-  Centralna funkcja zapisu danych do dodatkowego zapisu wszystkich danych pomiarowych w centralnym, lokalnym katalogu serwerowym. Zapisywane są tu dane pomiarowe wszystkich systemów wagowych podłączonych przez KERN EasyTouch oraz z wszystkich zainstalowanych funkcji KERN EasyTouch. Specjalnie dla użytkowników z wieloma systemami wagowymi daje to zaletę, że wszystkie dane ważenia są skonsolidowane w jednej bazie danych, a pojedynczych danych pomiarowych z różnych wag nie trzeba szukać w wielu tabelach. Zapis danych Save-Server jest również zabezpieczony przed manipulacją i niezmienny.